

ピペットコントローラ

Pipette Mate® Slim

- 軽量(約174g)で握りやすい、スリムなピペットコントローラです。
- 吸引速度をデジタル設定(6段階)でき、吸引速度とバッテリー残量を液晶画面で確認できます。
- 吐出は自然吐出と強制吐出を吐出ボタンの押し具合で切り替えられるため、シームレスな吐出操作が可能です。
- ガラス製及びプラスチック製の1~100mLセロロジカルピペット(メスピペット)等が使用できます。
- フル充電1回あたり、断続的な吸引吐出で約8時間動作します。



【マイナーチェンジのお知らせ】

2024年6月販売分から、外装に若干の変更を施しています。この変更は、別売の〈自立型スタンド〉対応のためです。以前との具体的な違いは、下図の通りです。以前のモデルでは〈自立型スタンド〉は使用できませんので、あらかじめご了承ください(実際には製造時期により以前のパネル色がグレーの型でも自立型スタンドを使用できるものがあります。図を参考に、サイドパネルおよびグリップエンドの形状をご確認ください)。



液晶画面で吸引速度の設定とバッテリー残量の確認ができます。



ノーズコーン内部のメンテナンスは簡単です。



別売の自立型スタンド使用例
(マイナーチェンジモデルのみ対応)

仕様・価格

製品名／製品コード	ピペットメイト スリム／00-PMSLM
使用可能ピペット	1~100mL セロロジカルピペット(メスピペット)、外径φ5~8mmのバスツールピペット等
吸引／吐出	吸引速度は6段階に変更可能、吐出速度は一定(ボタンの押し加減により自然吐出と強制吐出を切替可能)
フィルター	φ25mm、ポアサイズ0.45μm、疎水性
バッテリー	リチウムイオン充電電池(取り外し及び交換は不可、不具合時は本体丸ごとの交換になります)
充電用USB-ACアダプタ	入力:AC100~240V、50/60Hz、出力:DC5V 1.0A(充電には必ず付属のUSB-ACアダプタをご使用ください)
標準付属品	フィルター(内部に取付済のほか予備1個付属)、壁掛け用スタンド

● オプション: 自立型スタンド(00-PMSLM-OP1) ● 交換用部品: 壁掛け用スタンド(00-PMSLM-RP1)、フィルター(00-PMSLM-RP2)、充電器(00-PMSLM-RP3)、ピペットホルダー(00-PMSLM-RP4)、ノーズコーン(00-PMSLM-RP5) ● 製品仕様は、改善のために予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。